


秀マイクロン (hidemicon) 取扱説明書兼保証書

輸入販売元 株式会社ソフテック
532-0011 大阪市淀川区西中島3-3-9-6F
TEL:06-6301-1771 E-mail:info@tecnosite.co.jp

最新のソフトウェア・ドライブ情報はこちらまで
<http://www.tecnosite.co.jp>


内容物

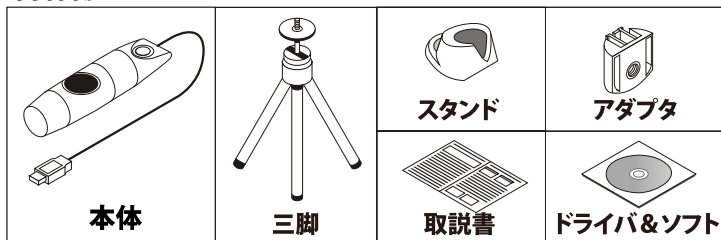

推奨動作環境


- OS: WindowsXP SP2 または Vista SP1以上
 - CPU: Pentium41.6G, Celeron, AMD Athlon 以上
 - CD-ROM USB2.0 メモリ: 512MB以上
 - ハードディスク: 10Gバイト以上
 - グラフィック: 32ビット以上
- 本製品を使用した結果生じた全ての損害は保証いたしかねます。インストールした場合は同意いただけましたものとします。

三脚の取り付け方

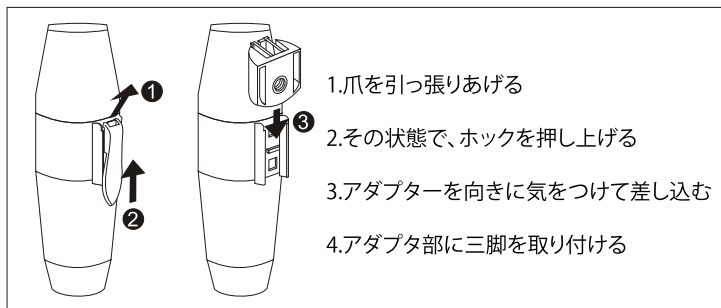

本体保証

このシールを剥がした場合は、保証期間内でも対応できませんので注意してください。

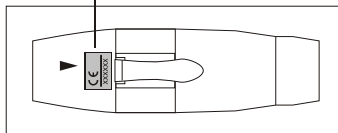

インストールについて


この操作を完了するまで本体をパソコンに接続しないでください。ドライブ&ソフトをドライブに挿入してください。自動でソフトウェアが起動します。もし、起動しない場合はソフトウェア内の ViewTiCapture.exe をダブルクリックして起動してください。この際にソフトウェアのインストールとマニュアル(英語)表示を選択できます。ソフトウェアをクリックしてインストールを完了してください。

シャッターボタン

こちらのボタンを押すとソフトウェア上で、写真を撮ることができます。


電源切替・LEDスイッチ

Off: 電源を切る
On: 電源を入れる
Led: ライトをつける

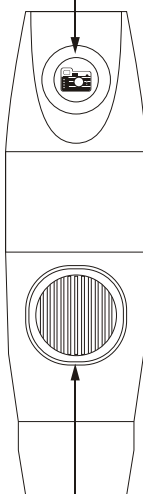

倍率調節

こちらのスクロールで“倍率”の調整がおこなえます。10倍から230倍まで可能です。

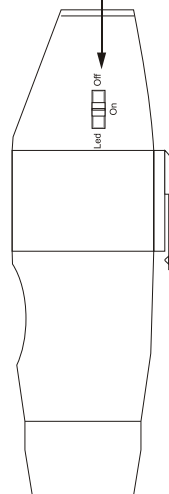

LED調節

上記のLedスイッチ時に使用することができます。スクロールを回して明るさを調整できます。